



## Мешалка магнитная с подогревом модель MSH-2, MSH-3

### Инструкция по использованию



Благодарим Вас за покупку мешалки MSH, которая может одновременно нагревать и перемешивать образец. Во время перемешивания возможно устанавливать температуру нагрева и скорость перемешивания. Мешалка чрезвычайно проста в работе, не требует специальных навыков, не требует дополнительного обслуживания.

### РАБОТА

1. Поместите мешалку на устойчивую поверхность.
2. Установите на платформу мешалки емкость с образцом
3. Поместите в образец магнитный якорь
4. Включите питание
5. Установите требуемую скорость перемешивания SPEED в об/мин.
6. Установите требуемую температуру нагрева HEATING в градусах Цельсия
7. При необходимости, задайте начальный импульс вращения магниту вручную

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Используйте надежное заземление при подключении к электросети и работе.
- Не используйте поврежденные магниты, со сколами – производительность перемешивания снижается.
- Уменьшайте объем образца, в случае, если образец выливается наружу.
- Продолжительность постоянной работы не должна превышать 8 час на низкой скорости и не более 4 на максимальной.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Скорость	Мощность нагрева	Макс объем	Размер площадки, мм	Температура нагрева
MSH-2	100-1600 об/мин	180 Вт	2000 мл	120x120	0 – 350 °C
MSH-3		500 Вт	3000 мл	170x170	

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия 6 мес.

Производитель: Amtast USA Inc, Китай

Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecounit.ru, [www.ecounit.ru](http://www.ecounit.ru)

Штамп магазина

Дата продажи:

### ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии +7 (800) 500-50-20, либо через Интернет-сайт [WWW.ECOUNIT.RU](http://WWW.ECOUNIT.RU)