

Мини Центрифуга АМТ-М06




Инструкция по использованию




ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку мини центрифуги Amtast АМТ-М06 с адаптером на 8 пробирок 0.5/0.2мл, 2 ПЦР полоски.

УСТРОЙСТВО

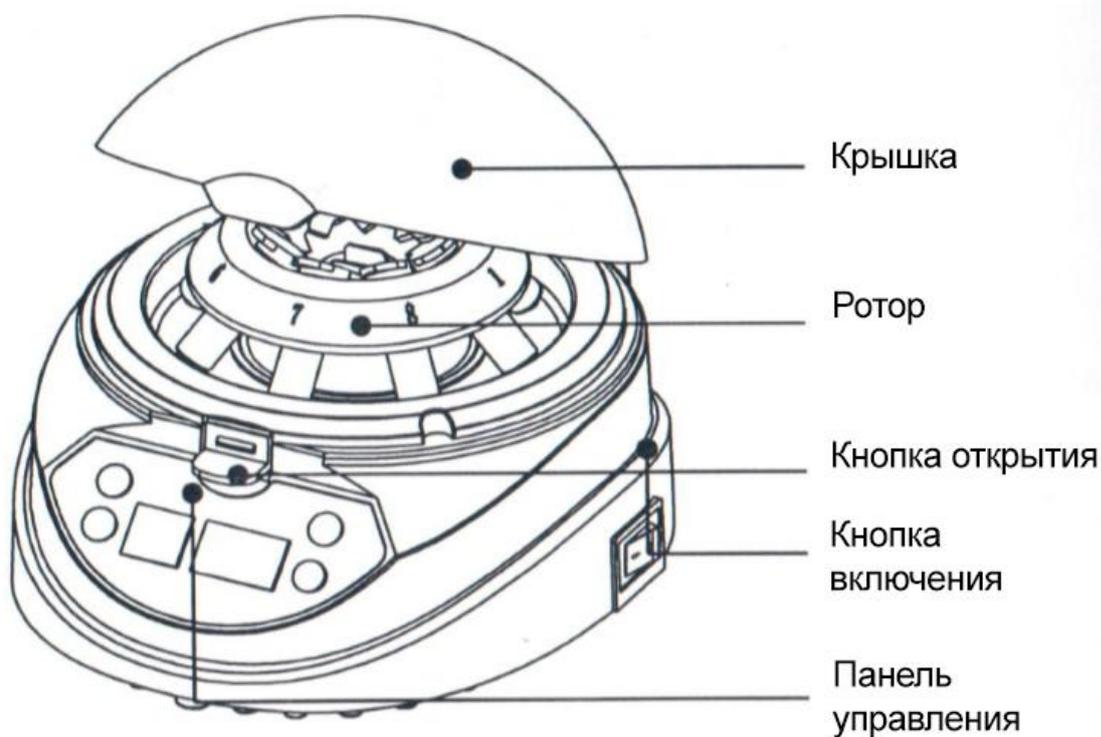


ЗАМЕНА РОТОРА

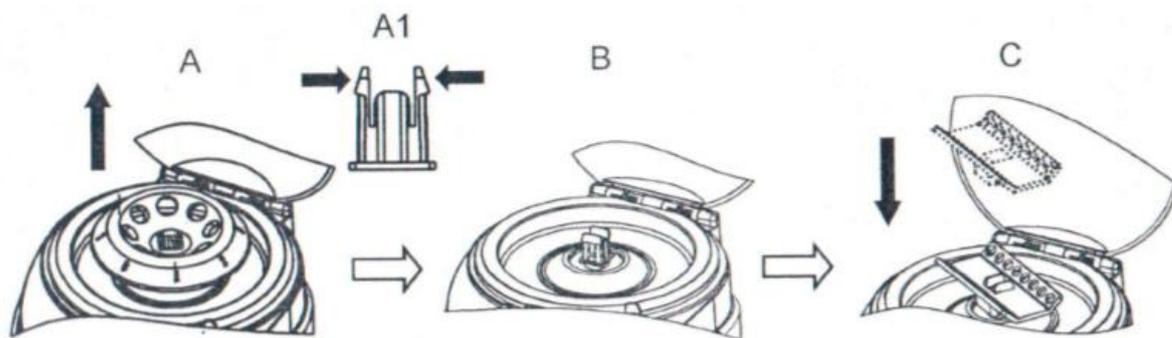

Для замены ротора нажмите с двух сторон клипсу (рис. А1), другой рукой потяните ротор вверх. Для установки ротора поместите его на клипсу и легким нажатием защелкните ротор.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

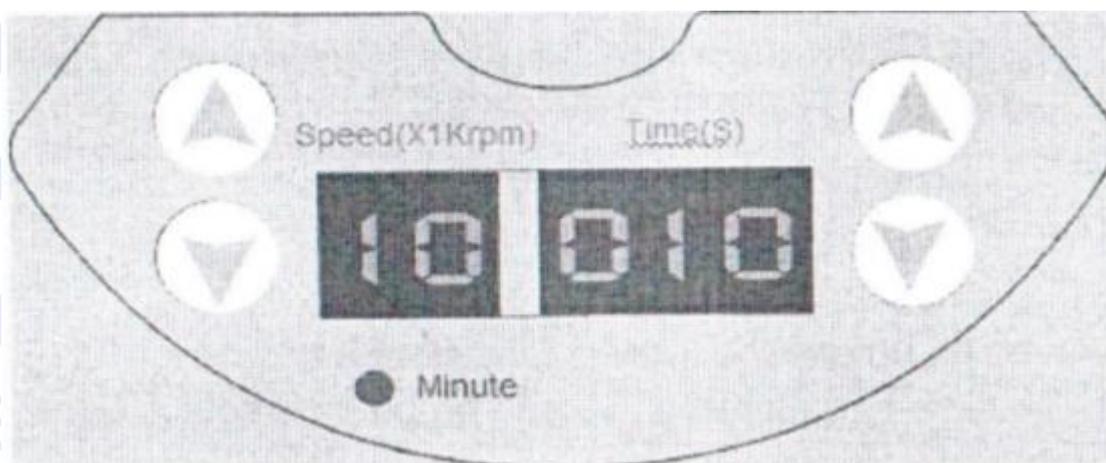

С помощью кнопок в левой части панели управления ВВЕРХ/ВНИЗ устанавливается скорость вращения центрифуги в тыс. оборотах в минуту.

С помощью кнопок в правой части панели управления ВВЕРХ/ВНИЗ устанавливается время общее вращения центрифуги в секундах.

РАБОТА С ЦЕНТРИФУГОЙ

1. Откройте крышку с помощью кнопки открытия.
2. Установите нужный ротор с образцами
3. Нажмите на кнопку включения
4. Установите необходимое колво оборотов и время вращения
5. Закройте крышку – центрифуга запустится

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость вращения регулируемая, об/мин: от 3000 до 10000
Шаг регулировки скорости вращения, об/мин: 1000
Таймер по времени: от 1сек до 9999 мин или постоянно
Адаптер на 8 пробирок 0.5/0.2мл, 2 ПЦР полоски
Относительное центробежное ускорение (RCF), g: от 500 до 5300
Макс. угол открытия крышки, град: 95
Уровень шума, макс: менее 55дБ
Питание: 220В, 50/60Гц
Потребляемая мощность, Вт: менее 45
Размеры, мм: 156x176x121
Вес, г: 1500

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия 6 мес. Производитель: Amtast USA Inc, Китай Тел. +7 (495) 150-16-00, +7 (800) 500-50-20, e-mail: info@ecountit.ru, www.ecountit.ru

Штамп магазина

Дата продажи:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Если у Вас возникли вопросы по работе с прибором, просьба обращаться по телефону горячей линии +7 (800) 500-50-20, либо через Интернет-сайт WWW.ECOUNIT.RU

ЭКОЮНИ
измерительные при